


产品名称 & 产品编码

产品名称: DNA Ladder Marker 1kb-I
产品编码: D031

产品简介

本产品是由 11 条线状双链 DNA 片段组成, 保存于 1xLoading Buffer 中, 条带范围宽、间距大, 适用于大范围 DNA 片段大小的确定。
1500bp 和 4000bp 为加亮带, 浓度为其他条带的 2.5 倍;
5ul 产品中, 每条带含量约 40ng, 加亮带约 100ng。

DNA Ladder Marker 1kb-I 示意图

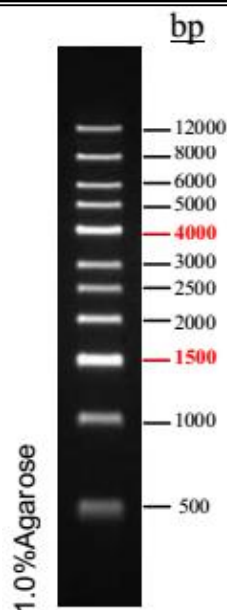

5ul/lane

1xTAE buffer, 7v/cm

45min

使用建议

1. 建议点样量 5ul, 宽胶孔适当增加上样量。
2. 建议用 0.7-1.2% Agarose, 电压 4-10v/cm, 1xTAE(注意: 不建议用 0.5xTBE, 条带不能充分分离)缓冲液电泳。注意及时更换电泳缓冲液并使用新制备的凝胶, 以达到理想的结果。
3. 通过 EB 进行染色, 或者用其他的核酸染料进行染色, 在紫外灯下观察电泳条带。

注意事项

1. 本产品已保存在 1xLoading Buffer 中, 可直接进行电泳, 使用方便, 电泳图像清晰。
2. 使用含有 EB 的琼脂糖凝胶进行电泳检测时, 将溴酚蓝的条带电泳到约 2/3 的距离时即可, 否则小片段部分由于 EB 脱离 DNA, 会导致条带变暗。
3. 随附 5xLoading buffer 可用于检测样品时使用。

5x Loading Buffer 成分:

10mM Tris-HCl, 5mM EDTA, pH7.6, 0.03% 溴酚蓝, 0.03%二甲苯青, 30%甘油。

储存条件

4°C (长期保存请置于 -20°C)