

## 产品名称&产品编码

产品名称: 抗体稀释液 I 型  
产品编码: F004-500ml

## 产品简介:

本品可省去封闭步骤, 转印完成后, 无需封闭即可孵育;  
本品也可用于快速封闭, 与传统孵育方法兼容。

## 操作步骤:


1. 转印完成后, 用去离子水或者 PBST 洗膜, 去除转印缓冲液。
2. 按照抗体说明书建议稀释倍数, 用本品分别稀释一抗和二抗; 进行抗体孵育, 一抗室温孵育 1h, 用 PBST/TBST 洗膜三次, 每次 5-15min; 然后室温孵育二抗 1h, 用 PBST/TBST 洗膜三次, 每次 5-15min; 再用  $DDH_2O$  洗膜 5min。
3. 显色 (ECL/NBT)

**注意: 孵育不要超过 4h 或过夜, 否则会产生较强的背景;**

若用于快速封闭, 封闭时间 3min, 后续按照传统方法孵育即可。

## 运送&保存条件

2-8℃ 保存  
低温运输  
有效期: 一年  
案例:

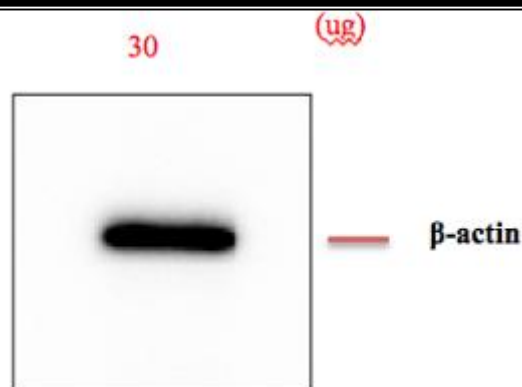

## 常见问题及解决方案

1. 有条带但背景脏或整张膜发黑, 建议方案:
  - (1) 相应增加洗膜时间, 但不能超过 15min/次;
  - (2) 一抗孵育时间建议缩短到 30min。
  - (3) 若想条带变细, 一抗稀释倍数适当放大;
  - (4) 建议使用低灵敏度的 ECL 试剂, 太过灵敏的试剂也会造成背景很脏; 或相应缩短曝光时间。
2. 若确定蛋白转至膜上但曝光无条带, 建议方案:
  - (1) 确认 PBST 洗膜时间每次不超过 15min, 如果没问题可以将孵育完成后回收的抗体液再加一次二抗, 重新孵育一个小时看结果。
  - (2) 少数情况是曝光过度造成影像不出来。
3. 出现很多杂带: 主要原因是抗体专一性不够, 可将多抗更换为相应的单克隆抗体。