

产品名称 & 产品编号

产品名称: SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒
产品编号: KT065-50rxn

试剂盒组成

SDS-PAGE Kit	30-50 次实验
30% Acr-Bis (29:1)	100ml
1M Tris-HCl, pH8.8	100ml
10% SDS	5ml
PAGE 胶凝固剂	0.5g
PAGE 胶促凝剂	1.5ml
1M Tris-HCl, pH6.8	15ml
说明书	1 份

产品描述

SDS-PAGE Kit 包含除了蒸馏水、耗材（如，枪头，电泳仪等）之外所有的 SDS-PAGE 电泳所需的试剂。

SDS-PAGE Kit 可以用于 SDS-PAGE 凝胶电泳以及活性蛋白电泳。

建议分离胶浓度:

建议凝胶浓度	目的蛋白大小(kDa)
8%	30-90kD
10%	20-80kD
12%	12-60kD
15%	10-40kD

储存条件

1.5M Tris-HCl(pH8.8), 10% SDS, PAGE 胶凝固剂及 1M Tris-HCl(pH6.8): 储存于室温

30% Acr-Bis (29:1)、PAGE 胶促凝剂: 储存于 4°C, 避光

注意: 10% 的 PAGE 胶凝固剂溶液, 建议分装保存于 -20 °C, 保存期限 6 个月。

免費服務專線:4000-855-868 網站:www.mdbio.com.cn 電子郵件:mdbio@mdbio.com.cn

	5%浓缩胶	8%分离胶	10%分离胶	12%分离胶	15%分离胶
总体积	5ml	10ml	10ml	10ml	10ml
30% Acry/Bis(29:1)	0.83ml	2.7ml	3.3ml	4ml	5ml
1.5M Tris-HCl (pH 8.8)	0	2.5ml	2.5ml	2.5ml	2.5ml
1M Tris-HCl (pH 6.8)	0.625ml	0	0	0	0
10% SDS	50ul	100ul	100ul	100ul	100ul
10%PAGE 胶凝固剂	50ul	100ul	100ul	100ul	100ul
PAGE 胶促凝剂	5.0ul	10ul	10ul	10ul	10ul
ddH ₂ O	3.42ml	4.6ml	4.0ml	3.3ml	2.3ml