

免费服务专线: 4000-855-868 网站: www.mdbio.com.cn 电子邮件: mdbio@mdbio.com.cn

产品名称: **Phytigel**
中文名称: 植物凝胶
产品编号: **P015-100g**

产品说明

植物凝胶凝固主要依靠二价阳离子，如钙离子、镁离子等。一般植物培养基中所含的钙离子和镁离子的浓度足以让植物凝胶凝固，若离子减少，如1/2 MS 则需适当增加植物凝胶的用量；植物培养基一般 pH 调节至5.8，pH 低于5.5 会影响植物凝胶的凝固。

使用建议

MS 培养基: 3-4 g/L
1/2 MS 培养基: 5-8 g/L
微生物培养基: 10 g/L

保存条件

常温