

产品名称 & 产品编号

产品名称: Western-Mate
产品编号: S015

产品介绍

Western-Mate 是在化学发光显色之后用于膜的再生, 适用于 PVDF 膜和硝酸纤维素膜; Western-Mate 适用于辣根过氧化物酶 HRP-ECL 发光一抗二抗的洗脱, 但碱性磷酸酶 AP-NBT/BCIP 显色法不适用于本试剂。

使用步骤

1. 待膜化学发光检测后, 用 DDH₂O 进行漂洗, 弃 DDH₂O, 随后加入 Western-Mate。
2. 室温孵育 10-15 分钟(无需 4°C 环境下进行孵育)。
3. 用大量双蒸水洗膜。
4. 再用 PBST/TBST(Tween20 浓度为 0.05%)洗膜三次, 每次 5 分钟。
5. 膜洗净后即可依需要进行原来抗体或其他抗体再次孵育。

运送及保存条件

室温, 2 年。

案例:

