

產品名稱 & 產品編號

產品名稱: BluPower™ , Fast Staining Coomassie

產品編號: ZL001BP

產品優勢

1. 5-15 分鐘快速染色。
2. 染色清晰，效果好。
- 3 無需漂洗，脫色，固定。
- 4 無刺激性氣味。

使用步驟

- 1 將电泳后的 PAGE 膠取下后，放入塑料容器內，用適量蒸餾水漂洗一下。
- 2 棄蒸餾水，加適量染色液（以剛剛蓋過膠面為宜），搖床上常溫搖動 5-15 分鐘即可。
- 3 觀察記錄結果。

運送及保存條件

室溫運輸，常溫保存。

染色效果圖

