

产品名称 & 产品编码

产品名称: BluSelect (即用型 X-Gal 溶液)

产品编码: ZL001BS

产品描述

BluSelect 是一种即用型的 X-Gal 溶液，用于常规的克隆实验。

IPTG、X-Gal 浓度如下：

Product	X-Gal Conc.	IPTG Conc.
BluSelect	10 mg/ml	8 mg/ml

使用方法

简便：

打开 BluSelect 瓶子，每个平板涂布 100ul 本产品。

或者：

在培养基灭菌后，温度降至 45°C 时，按照每 25ml 培养基加入 100ul BluSelect 比例将本产品加入，倒平板。

储存

4°C 一年。